


F3310馏分收集器

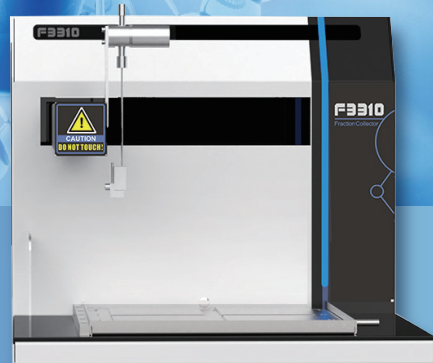

EClassical F3310馏分收集器(简称F3310)是依利特公司推出的EClassical 3300系列产品之一。F3310是一款可以进行自动馏分收集的设备,它可以同时满足分析和制备级别样品的收集,包括但不限于:高效液相色谱系统、层析方法系统、生化产品制备及提纯应用等。

F3310馏分收集器作为高效液相色谱仪的馏分收集单元,可便捷地与各种液相色谱检测器、高压输液泵、色谱柱温箱、自动进样器等其它单元配合使用。

主要特点

■ 卓越化的设计

超精准的机械臂运行:收集针X、Y轴双向移动的工作模式保证了收集位置的准确性

托盘规格多样化和灵活化:
F3310托盘在同一主体托盘基体上,可兼容多种规格96孔板和标准试管架收集容器。

动态指示灯设计:采用蓝色灯带,指示仪器运行、收集和故障不同状态,运行状态直观,科技感强。



智能化的系统

- 多种收集模式可选,满足各种样品和场景需要;
- 软件延迟体积的设定,使收集更精准;
- 智能漏液报警功能,及时检测到仪器由于故障漏液报警;
- 工作站可以智能设置不同规格的托盘类型,可视化设计界面,为收集提供便捷服务;
- 工作站软件可以直观显示收集状态,与吸收峰对应,便于索引。

仪器方法设置 - F3310测试(default)

LC 梯度 检测器 (iChrom 5100) 辅助设备 自动进样器 F3310(PC Controller)

收集参数

检测器信号: D5101

收集模式: 按照峰收集 延迟时间: 1 s 延迟体积计算

阈值收集

起始阈值: 10 mAU 终止阈值: 10 mAU

峰收集

超过该阈值后斜率失效: 10 mAU

#	开始时间[min]	结束时间[min]	阈值[mAU]	起始值[mAU]	终止值[mAU]	斜率	起始值[mAU/sec]	终止值[mAU/sec]
1			☐			☐		

馏分收集器

类型: F3310 IP: 192 . 168 . 1 . 90

托盘类型设置

#1 托盘: 双96孔 #4 托盘: 96孔-[12×150]

#2 托盘: 双96孔 #5 托盘: 96孔-[12×150]

#3 托盘: 96孔-[12×150] #6 托盘: 96孔-[12×150]

☐ 外清洗泵

定量环体积: 10 mL 注射器体积: 10 mL

Kromstation色谱数据工作站F3310配置界面



400-66-35483

www.eliteHPLC.com